

G600 电子显微镜说明书



主要参数：

- 1: 像素：高清 360 万像素 CCD
- 2: 显示屏：4.3 寸高清 OLED 显示屏。
- 4: 放大倍数：1-600 倍连续放大系统。
- 5: 物距：15MM 至无限远（不同物距对应不同的倍数）
- 6: 内置超级锂电池，可连续工作 6 小时以上。
- 7: 十六种语言系统：英语、西班牙、俄语、韩语、日语、泰语、希伯来语、葡萄牙、德语、法语、意大利、土耳其、捷克、波兰、繁体中文、简体中文。



此款显微镜配置大容量锂电池，充满电时间约需 4 个小时，充电的时候显示为 、当屏幕上电池显示为  时表示已充满电了。

		视频模式	
	Resolution	分辨率	
	Date Tag	时间标志	
	Motion Detection	移动侦测	
	Cyclic Record	循环摄像	
	EV	曝光值	
MENU		1/2	

		设置	
	Format	格式化	
	Language Setting	语言	
	Auto Power-Off	自动关机	
	Screen savers	自动关屏	
	Time Setting	时间设定	
MENU		1/2	

: 开关机按钮

短按一秒钟开机，再按一秒钟关机。

MENU: 功能设制键:

分辨率: 1080P 、 720P、 VGA

时间开关：开/关

移动侦测：开/关（开启时在镜头下如有物体移动即自动开启录像功能，无需人工操作。）

循环摄像：关/3 分钟/5 分钟/10 分钟，闪存卡存满后，将会删除最前面的录像资料，再进行录像保存。

曝光值：+2.0\ (0.0)\ -2.0

格式化：Yse / NO

语言：英语、西班牙、俄语、韩语、日语、泰语、希伯来语、葡萄牙、德语、法语、意大利、土耳其、捷克、波兰、繁体中文、简体中文。

自动关机：关 、1 分钟 、3 分钟、

自动关屏：关、1、3、5 分钟

恢复出厂设定：Yes / No

光源频率：50HZ 、60HZ

时间设定：年、月、日 、时、分、秒

图片旋转：开 / 关

补光灯：开 / 关

软件版本：V1.10

MODE:模式按键:


摄像模式:

拍照模式：（5M、2M、1.3M、VGA） 按 OK 键拍照

回放模式：删除 、上锁/解锁



上翻键、下翻键、OK 键（拍照 / 录像、开启键）

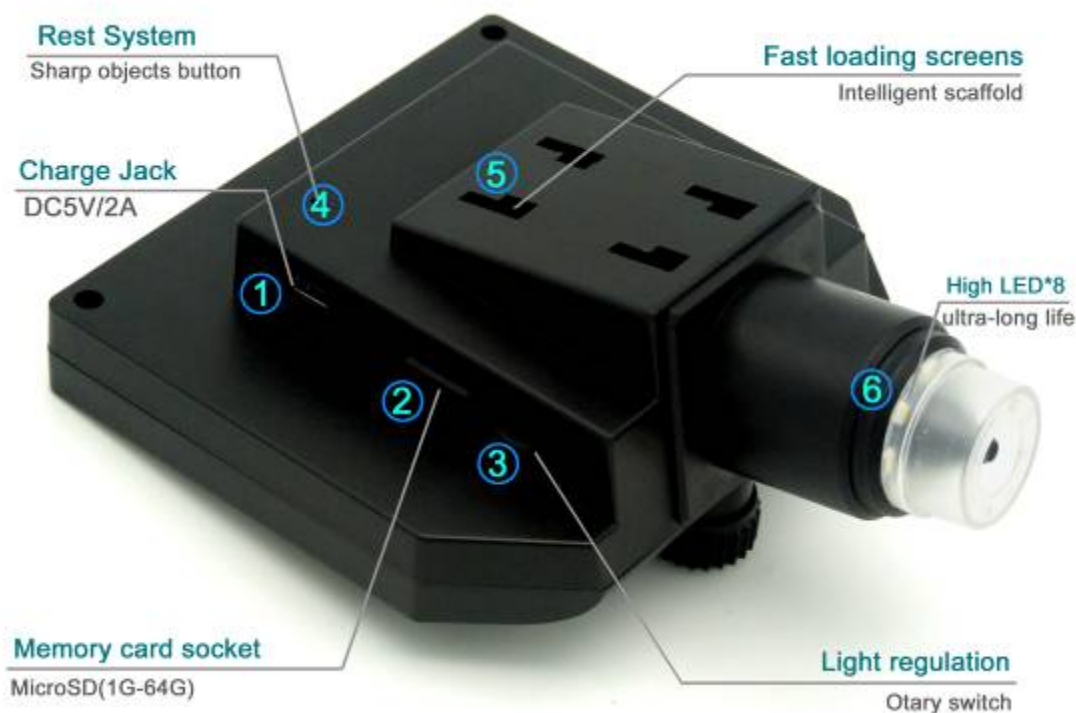

- 1: 电源 DC 接口 (MINI 5P)。
- 2: 闪存卡插座 (MicroSD)，支持 1-64GB。
- 3: 灯光亮度调节器。
- 4: REST 键，系统还原按钮。(如果机器出现不能操作的情况，
请用针状尖锐物按下此孔内按键即可重启机器)
- 5: 快装 4 孔卡口，支架上对应的 4 爪卡座插入后向上推动，
将会听到咔的声响即可。
- 6: 高亮 8 颗 LED 灯，连续使用寿命长达 10 万小时。

.....


智能型万向支架



本机搭配的智能型万向支架，非常轻便且功能强大，可吸附在任何表面，包括玻璃、陶瓷、大理石、木板、塑料板等各种材料上面。

魔术型的硅胶吸盘，不会在任何材料表面留下痕迹，硅胶吸盘长期使用后，如果粘上灰尘杂物导致粘性下降，完全不用担心，可用自来水洗后即可完全恢复粘力。

镜头离物体最近的距离为 15mm 左右，这时放大的倍数是最大的，相反镜头离物体越远倍数就越小。

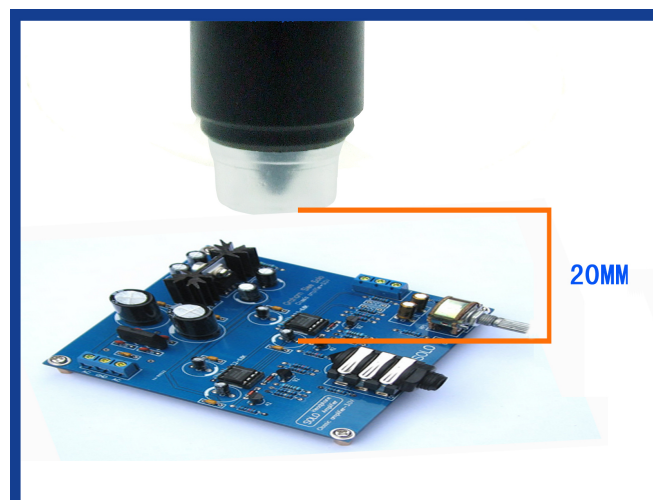

**Short distance
High magnification**



**Tall distance
Small magnification**

物距越近 = 倍数越大

物距越远 = 倍数越小

配件图示：



主机、电源、数据线、多功能支架、说明书。